



ETUDE D'INTEGRATION DRUGCAM - HOTTES ADS LAMINAIRE LARG. 120 CM -


Cas étudiés :

- largeur 120 uniquement
- Avec filtre sous plan de travail (piètement PVC)
- Sans filtre sous plan de travail (piètement tubulaire acier)
- Avec ou sans poubelle sur plan de travail


Olivier CONAN | 11 juin 2024

VUE PLAN DE TRAVAIL

Zone de vue camera A
Zone de vue camera B
Zone de vue camera de scène

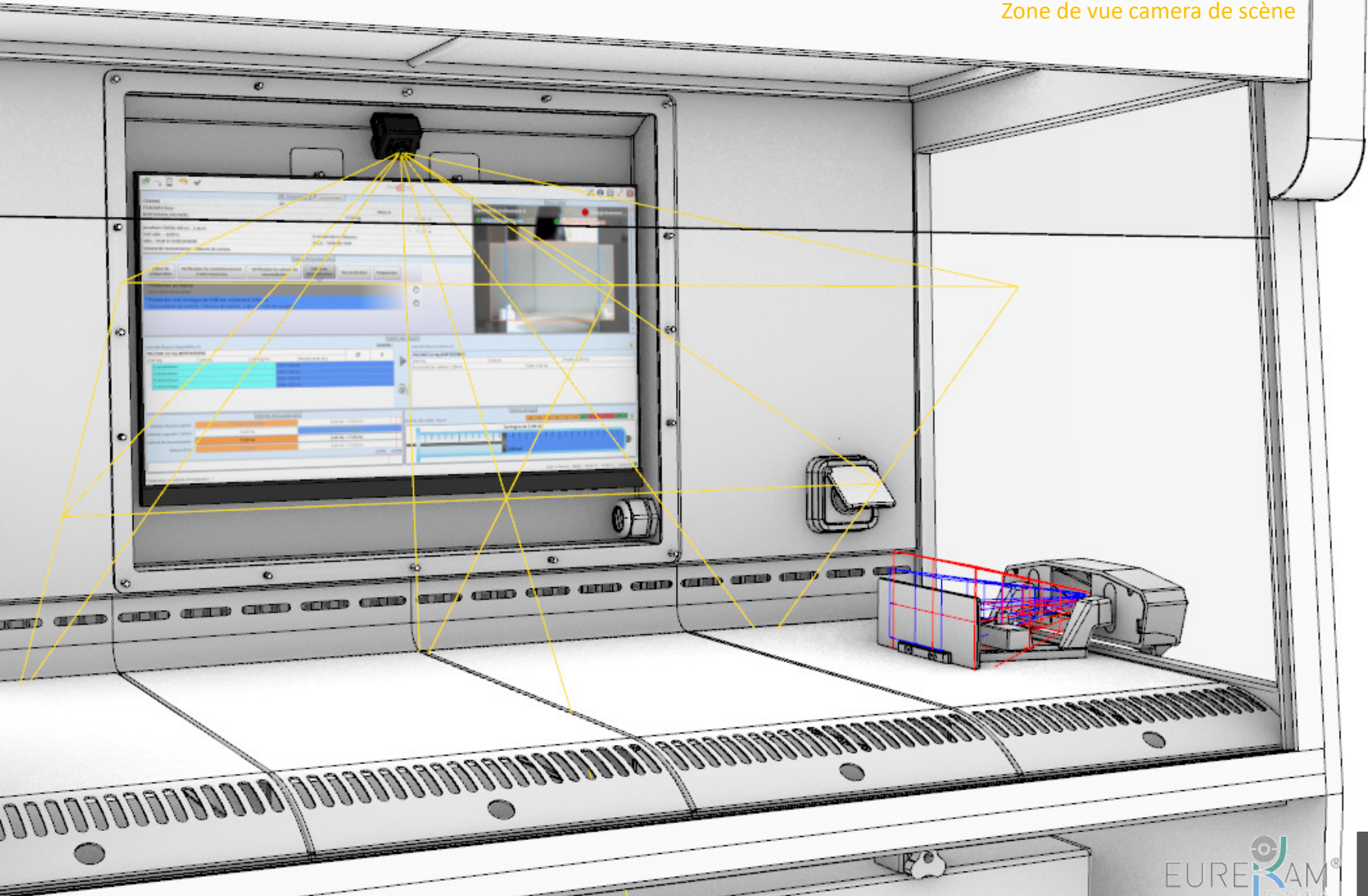

VUE PLAN DE TRAVAIL

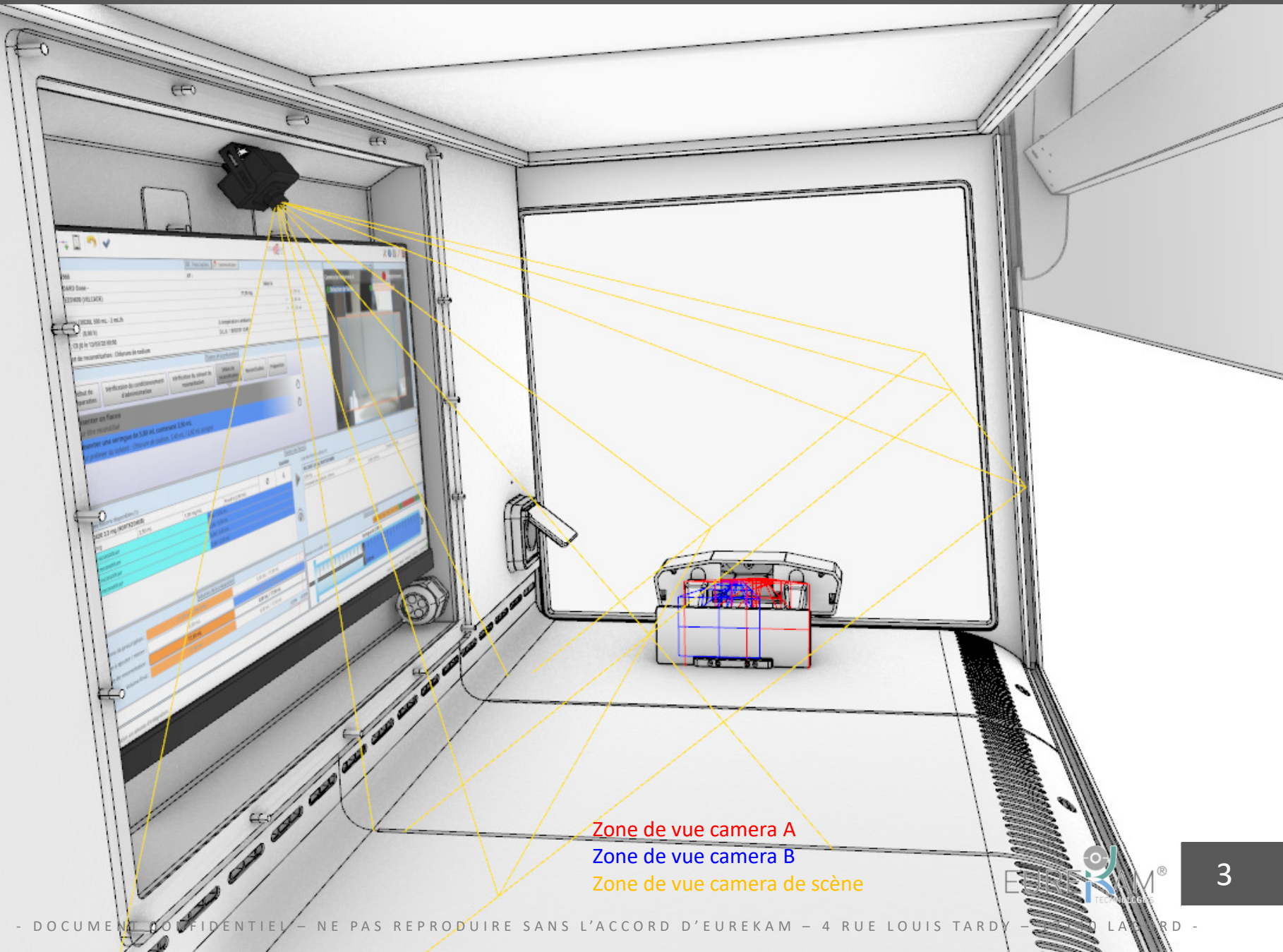


Zone de vue camera A

Zone de vue camera B

Zone de vue camera de scène


PLAN DE TRAVAIL STANDARD

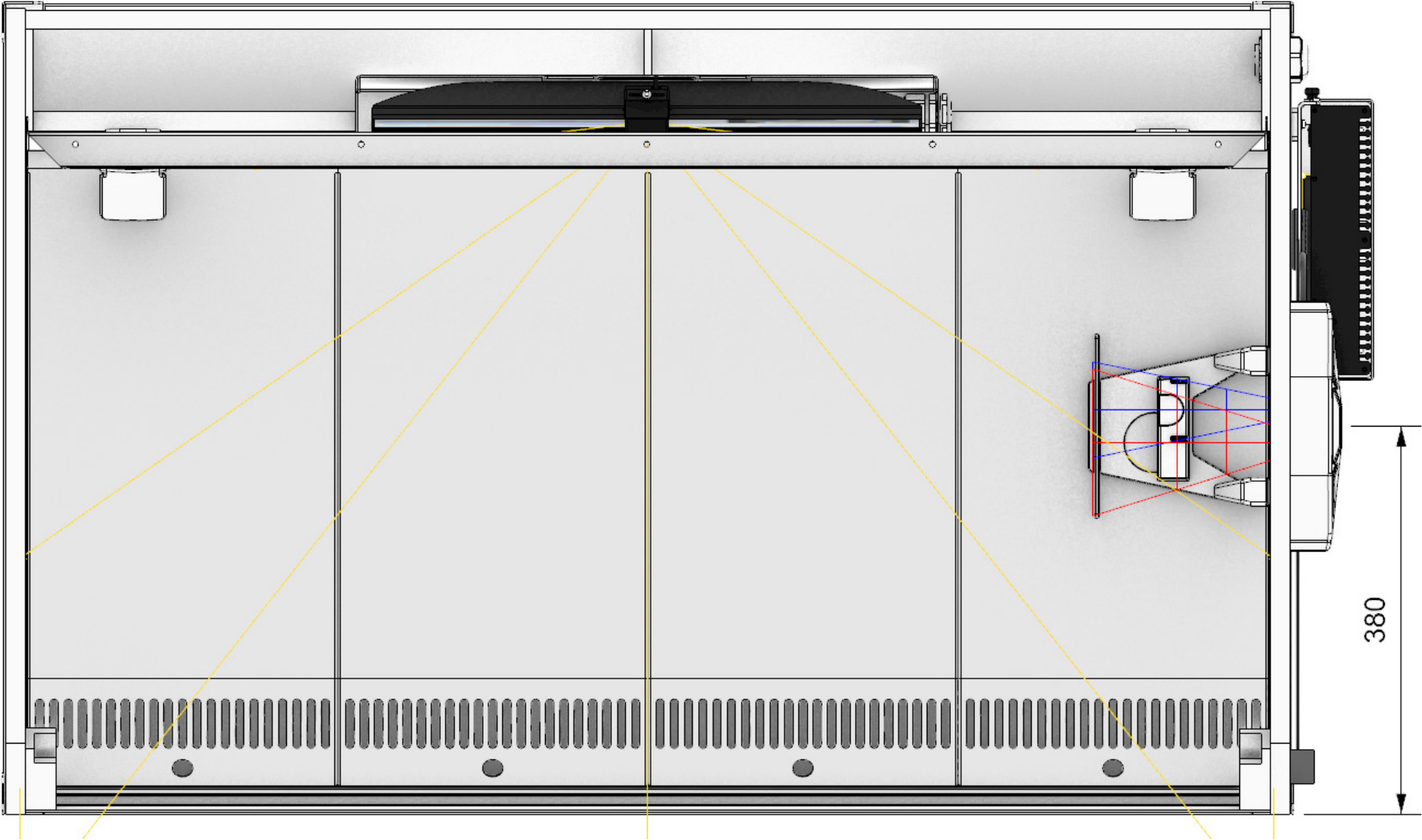


Zone de vue camera A
Zone de vue camera B
Zone de vue camera de scène





CAS PARTICULIER POUBELLE SUR PLAN DE TRAVAIL

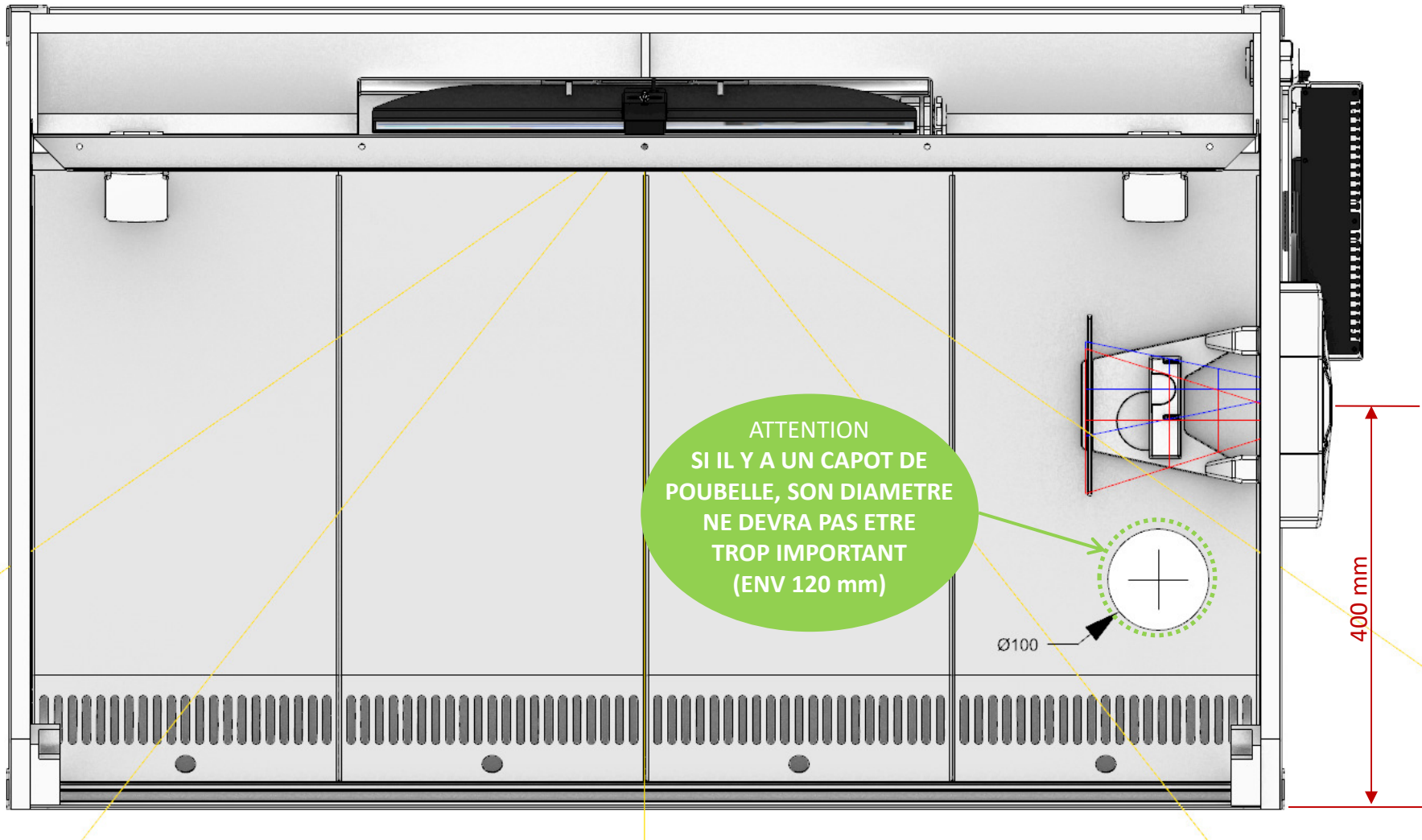


AVEC FILTRE SOUS PLAN DE TRAVAIL

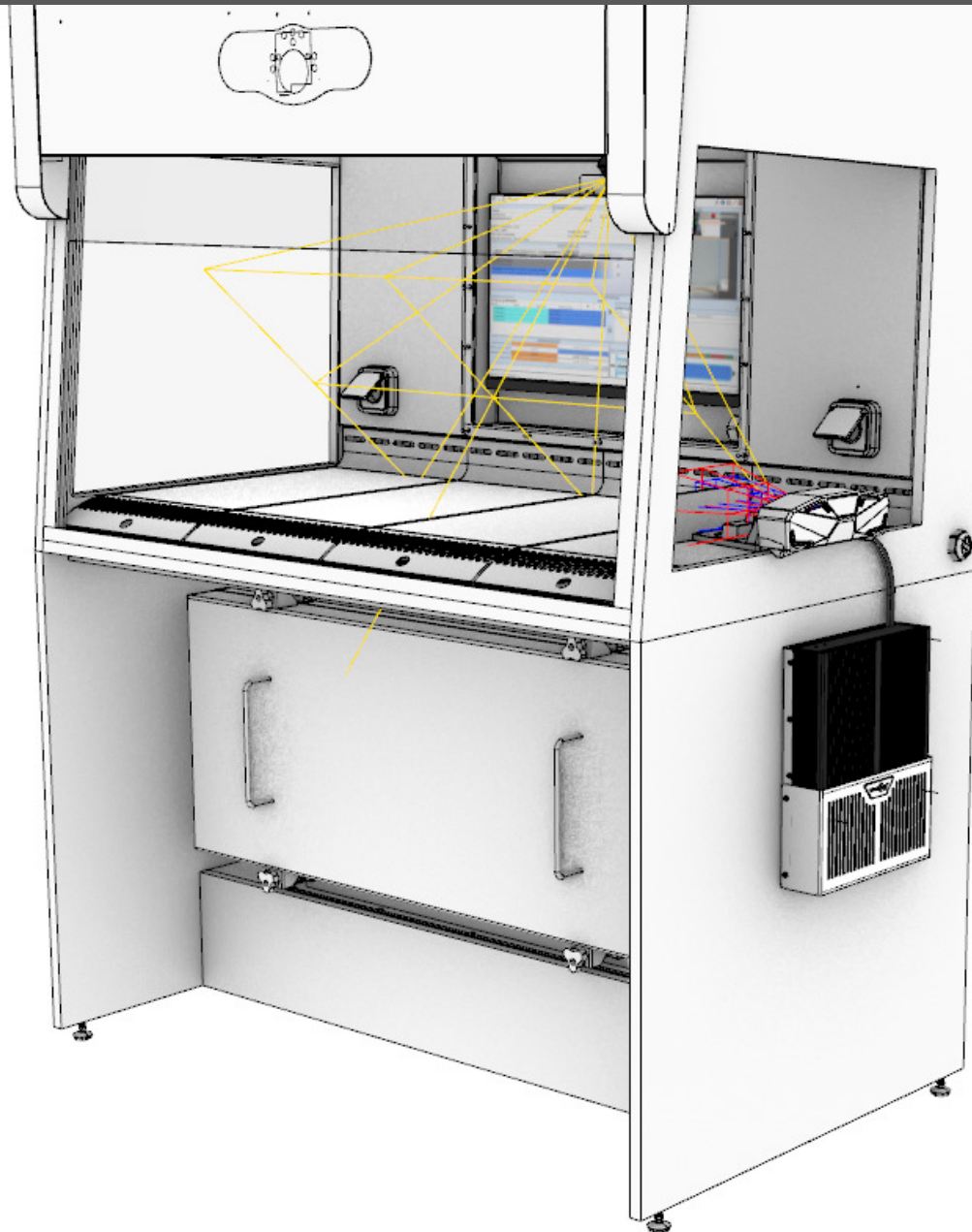

MONTAGE SUR CHASSIS PVC

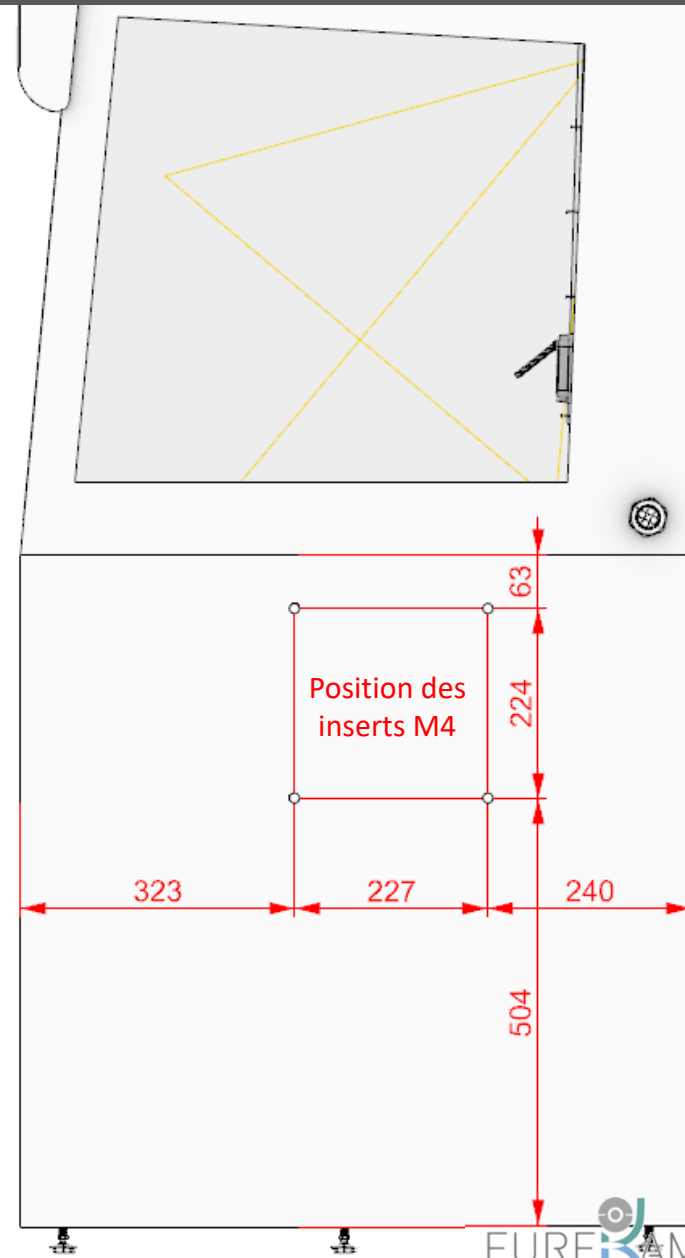
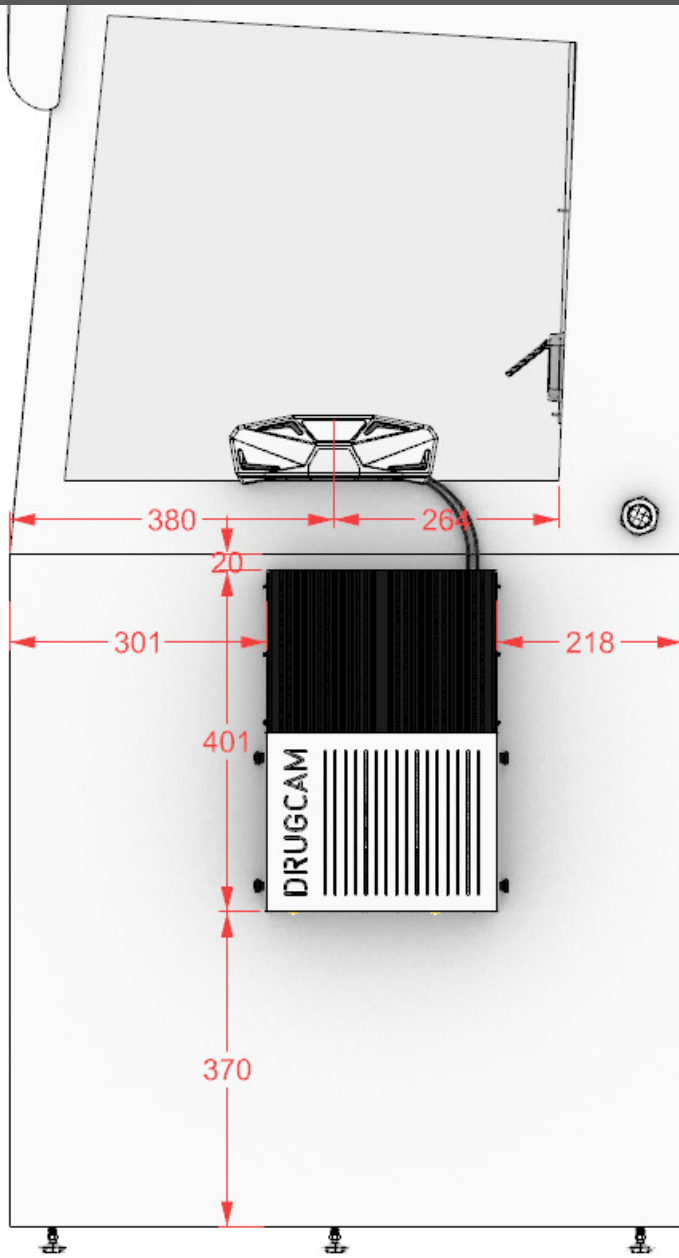


MONTAGE SUR CHASSIS METALLIQUE

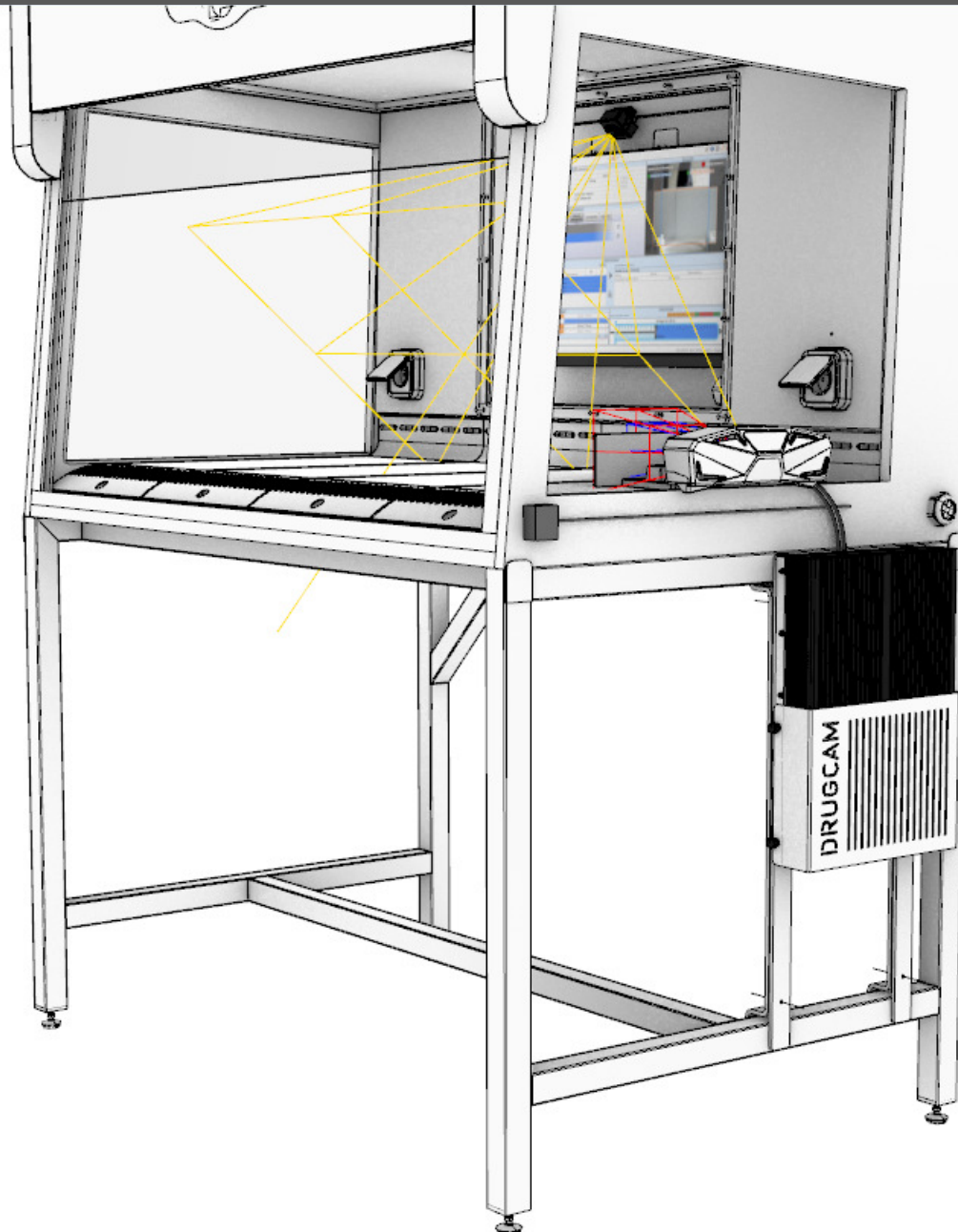


Zone de vue camera A
Zone de vue camera B
Zone de vue camera de sci

MONTAGE SUR CHASSIS METALLIQUE

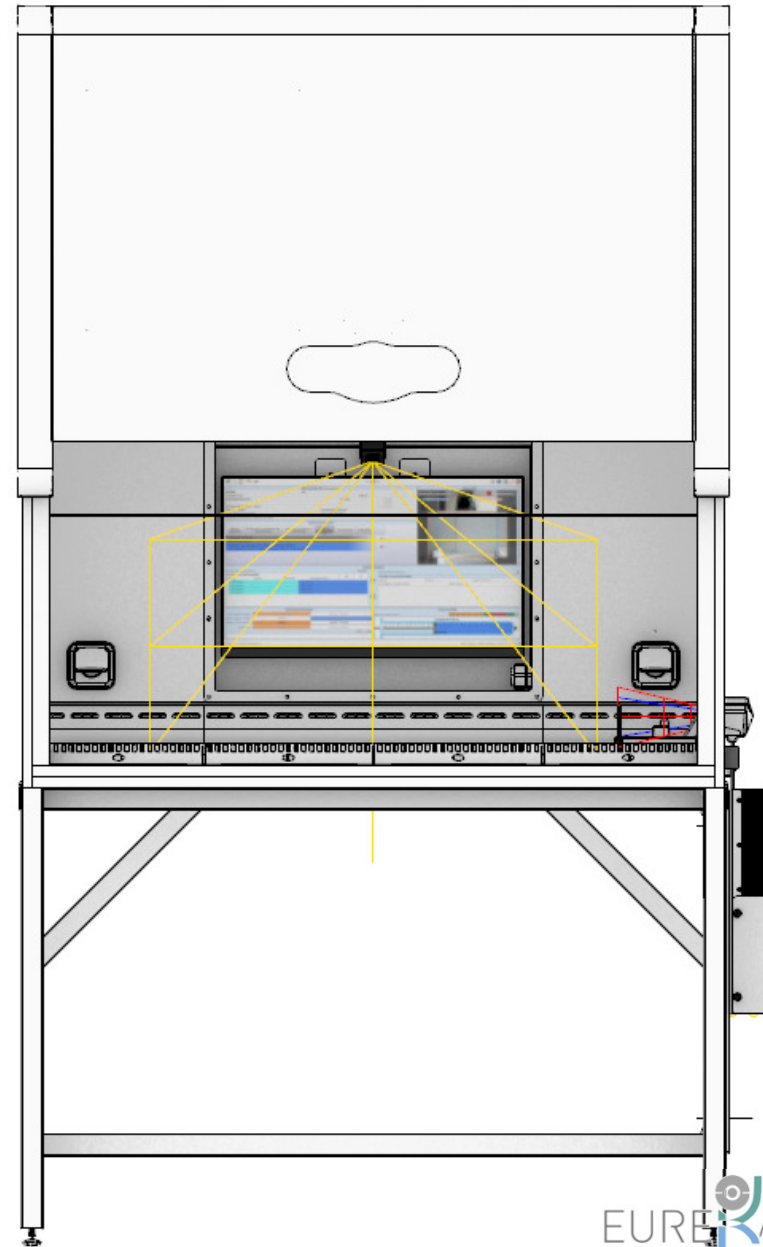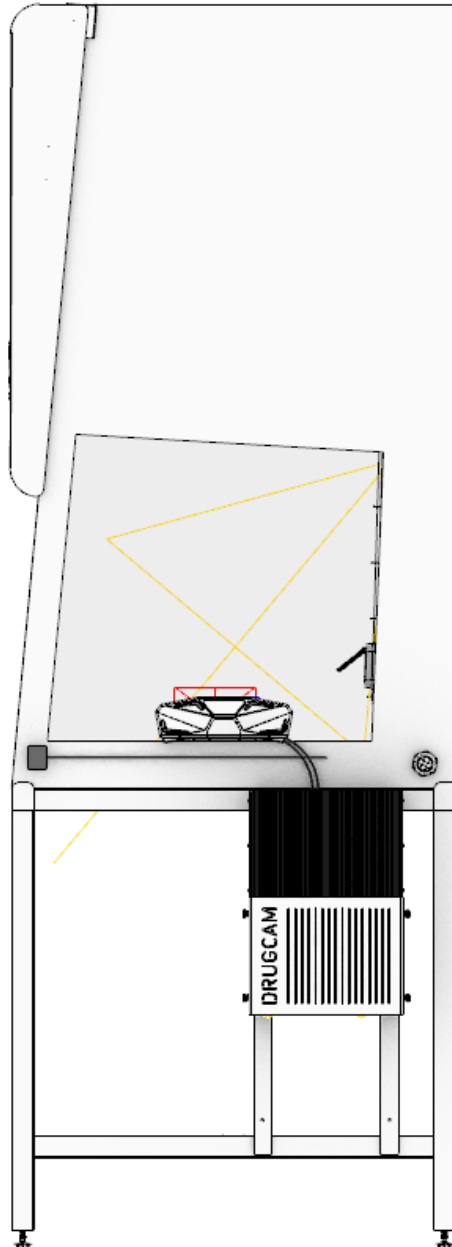


MONTAGE SUR CHASSIS METALLIQUE

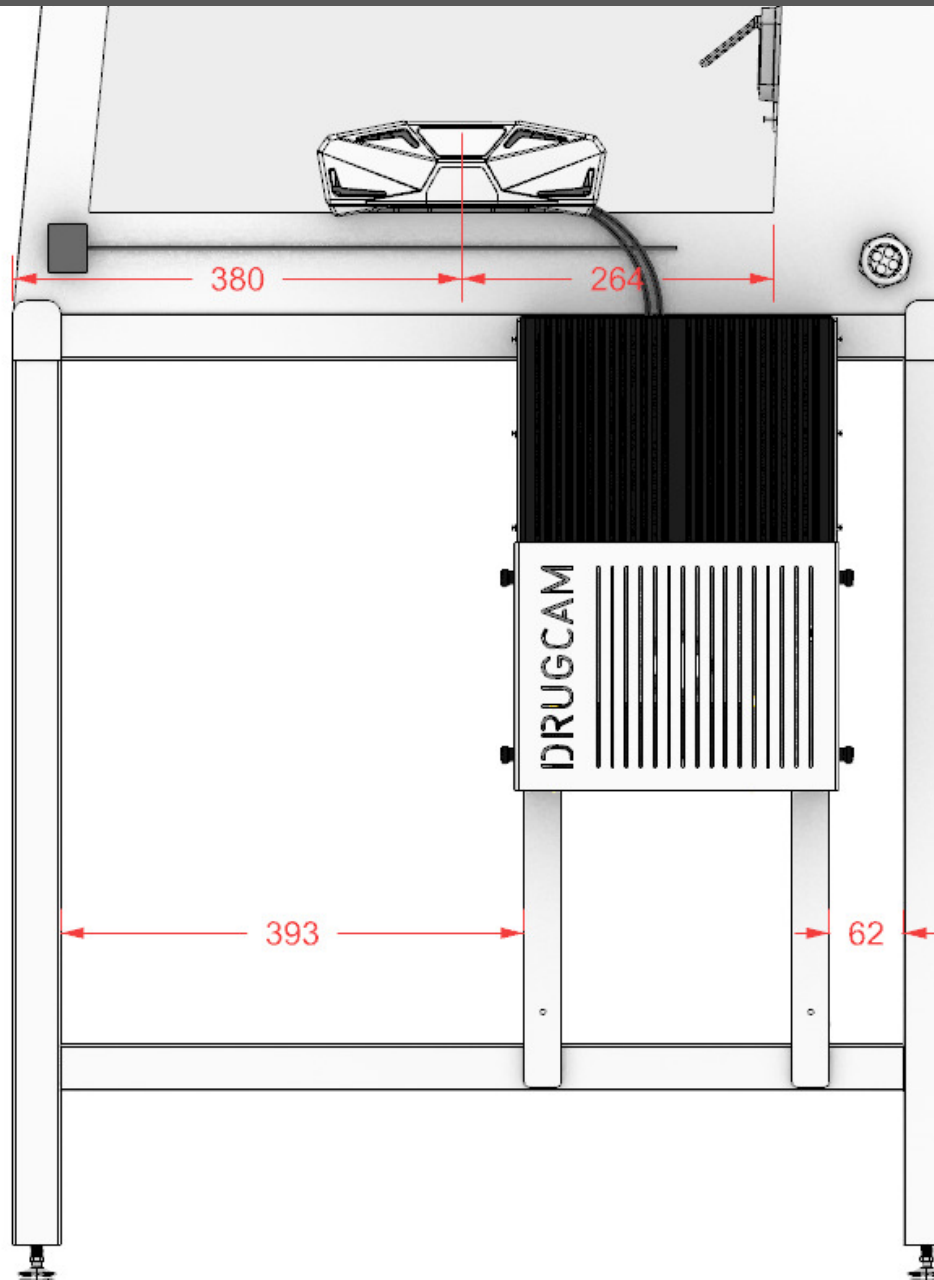

MONTAGE SUR CHASSIS METALLIQUE




LE COMBO
EST FIXE
PAR SERRAGE
SUR LA CHASSIS
DE LAHOTTE

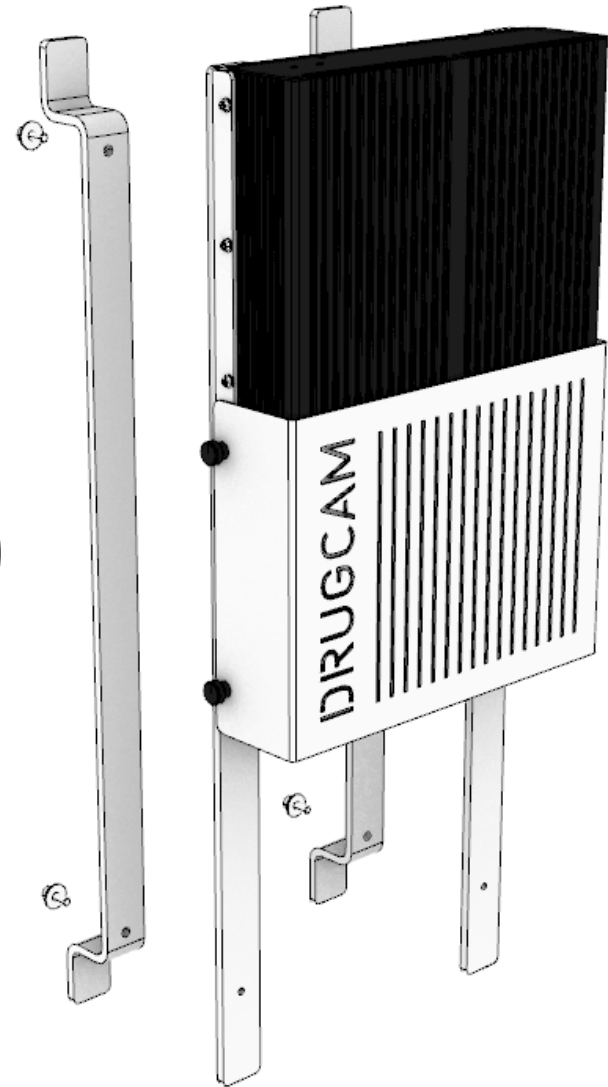

BLOC OPTIQUE USB 3

DRUG  AM[®]

Bloc optique + support interne :

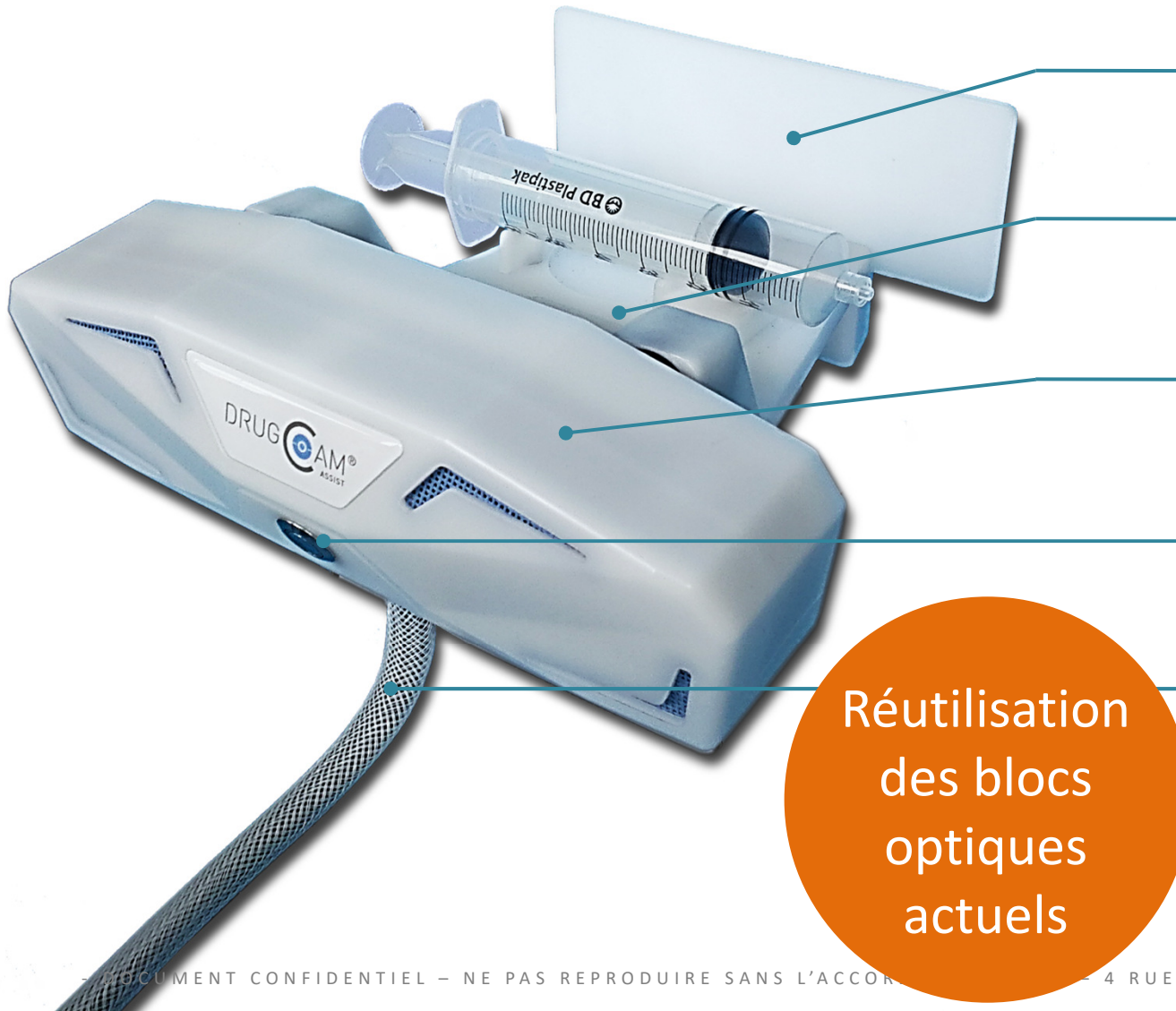

Fond blanc

(Fixe ou sur aimants)

Support interne


Module caméras

Bouton d'allumage

Faisceau

Réutilisation
des blocs
optiques
actuels

EURE  AM[®]
TECHNOLOGIES

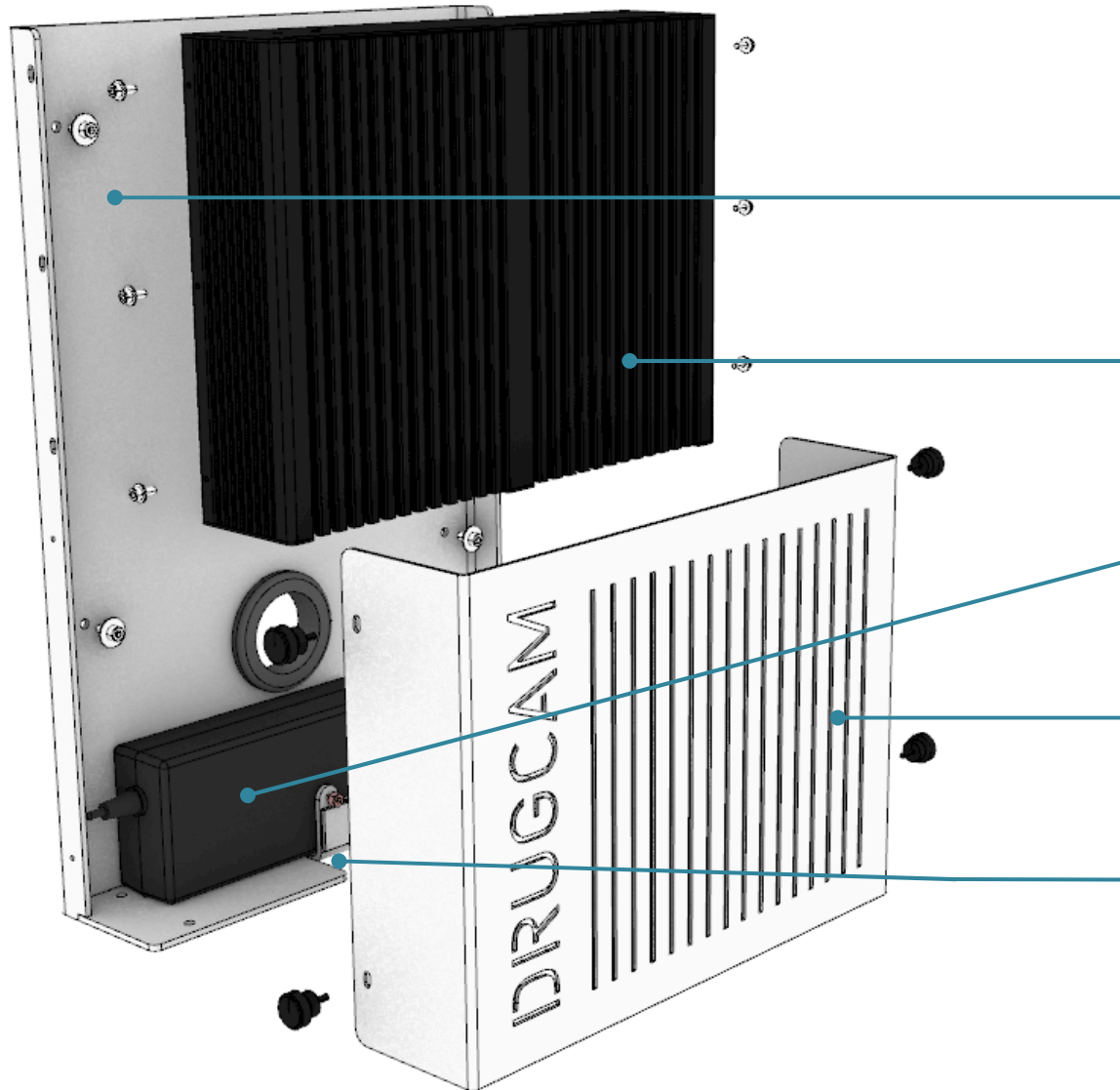

Support tôlerie

UC fanless



Alimentation

Trappe cache câbles

Sortie de câbles

- 2 alim 220 V ECRAN & UC
- 1 RJ45

ECRAN

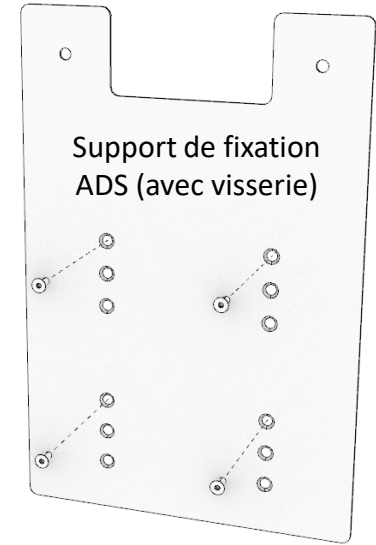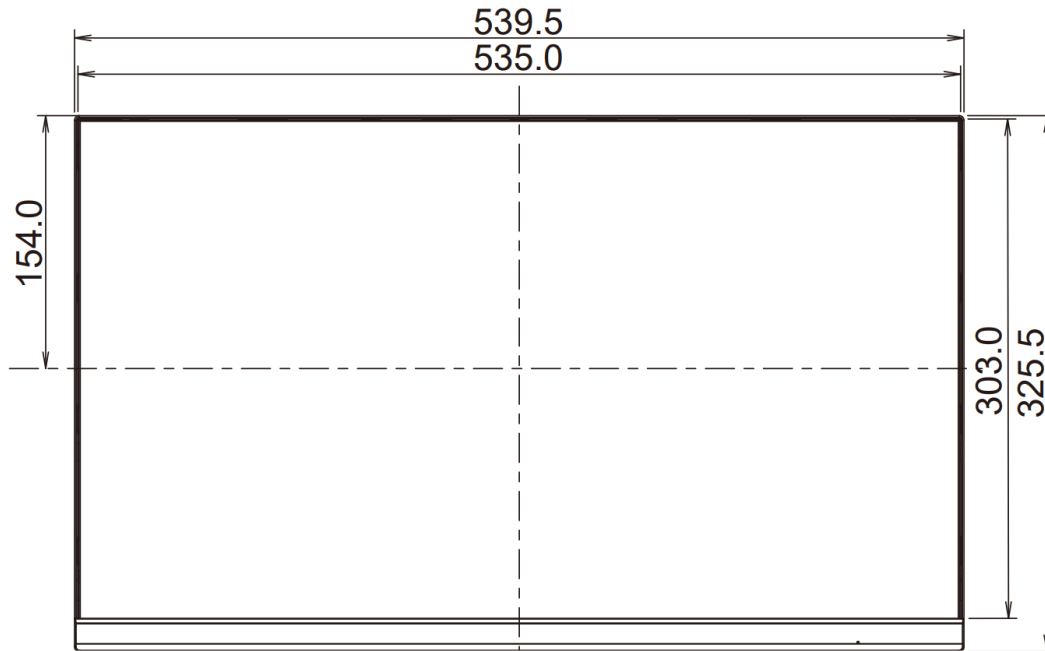

THEMA D'AFFICHAGE

FULL HD 1280/1024 HORIZONTAL

DRU **EUREKAM**

12345966 Prescription Commentaire

STANDARD Dose - UF : Né(e) le

BORTEZOMIB (VELCADE)	17,50 mg	17,50 mL
		+ 0,00 mL
		= 17,50 mL

Accufuser C0020L 300 mL - 2 mL/h

Voie adm. : (0,00 h) à température ambiante

Adm. : C0 J0 le 13/03/20 00:00 D.L.U. : 18/03/20 15:49

Solvant de reconstitution : Chlorure de sodium

Étapes de la préparation

Préparation

Préparer un flacon

Préparer une seringue de 5,00 mL contenant 3,50 mL

Gestion des flacons

Liste des flacons disponibles (1)		Stabilité :	
VELCADE 3,5 mg (BORTEZOMIB)		Ø	4
3,50 mg	3,50 mL	1,00 mg/mL	Poudre (3,50 mL)
À reconstituer	0,00 / 3,50 mL		
À reconstituer	0,00 / 3,50 mL		
À reconstituer	0,00 / 3,50 mL		
À reconstituer	0,00 / 3,50 mL		

Liste des flacons utilisés (1)	
VELCADE 3,5 mg (BORTEZOMIB)	
3,50 mg	3,50 mL
À reconstituer, volume: 3,50 mL	0,00 / 3,50 mL

Volumes de la préparation

Volume de prescription :	17,50 mL (-100,00%)	0,00 mL / 17,50 mL
Volume à ajouter / retirer :	+0,00 mL	+0,00 mL / +0,00 mL
Volume de reconstitution :	17,50 mL	0,00 mL / 17,50 mL
Volume final :	17,50 mL	0,00 mL / 17,50 mL

Volume seringue

Dernier vol. valide : Aucun

Seringue de 5,00 mL

3,60 mL

Préparation en attente d'intégration: 1

Gaël Le Baccon | Beefy | 00:00:23 | 12:26:10 | Connecté

Caméra de traitement A


Retour vidéo

Enregistrement ...

Détection de flacon

Détection de seringue

MONTAGE SUR CHASSIS METALLIQUE

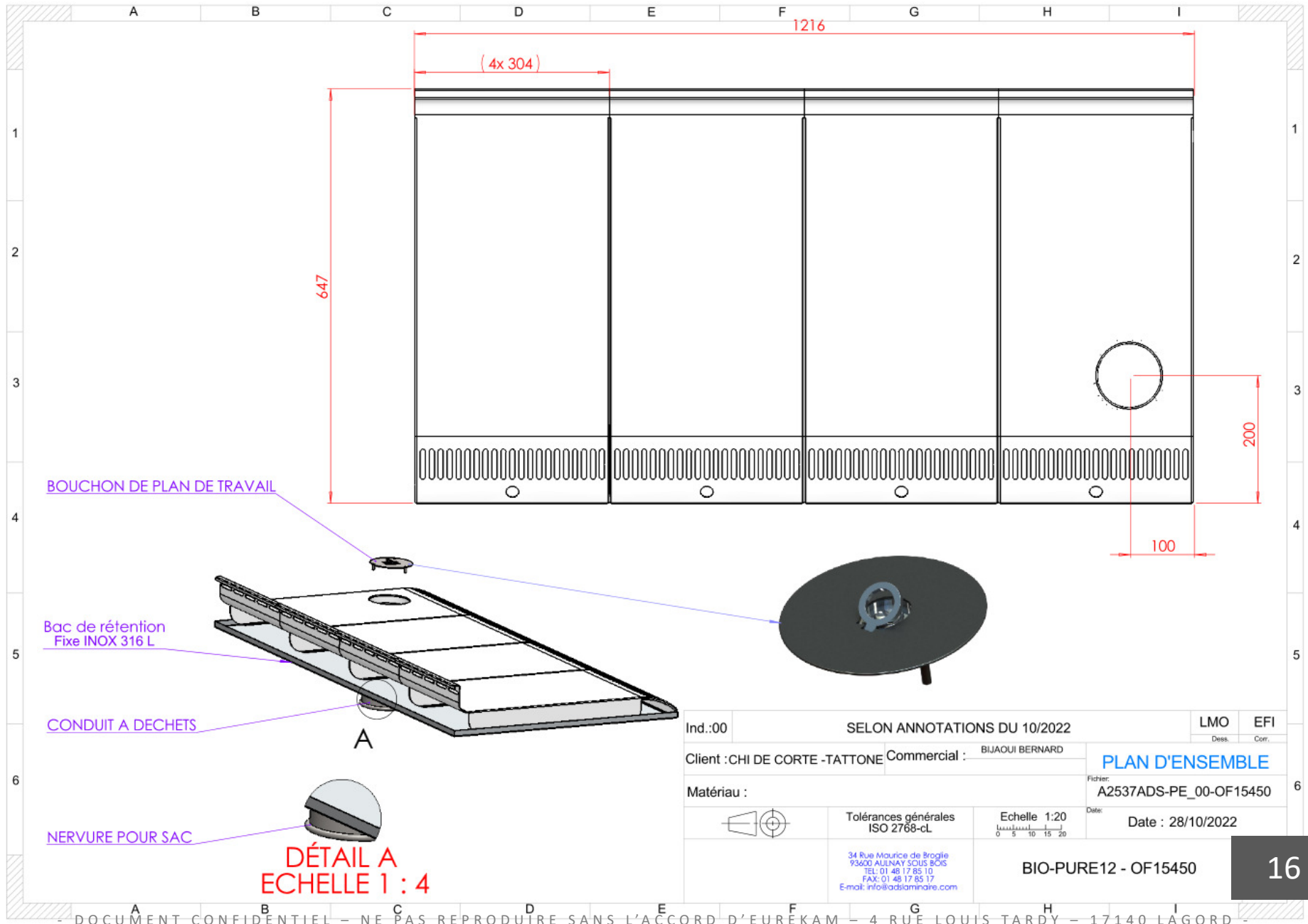


Ind.:00	SELON ANNOTATIONS DU 10/2022		LMO	EFI
			Des.	Cor.
Client : CHI DE CORTE -TATTONNE	Commercial :	BIJAOUJ BERNARD	PLAN D'ENSEMBLE	
Matériau :			Fichier:	A2537ADS-PE_00-OF15450
	Tolérances générales ISO 2768-cL	Echelle 1:20 	Date:	Date : 28/10/2022
34 Rue Maurice de Broglie 93600 AULNAY-SOUS-BOIS TEL: 01 48 17 85 10 FAX: 01 48 17 85 17 E-mail: info@adslaminare.com		BIO-PURE12 - OF15450		

PRINCIPE NICHE ECRAN


Insert camera de scène

Goujons soudés

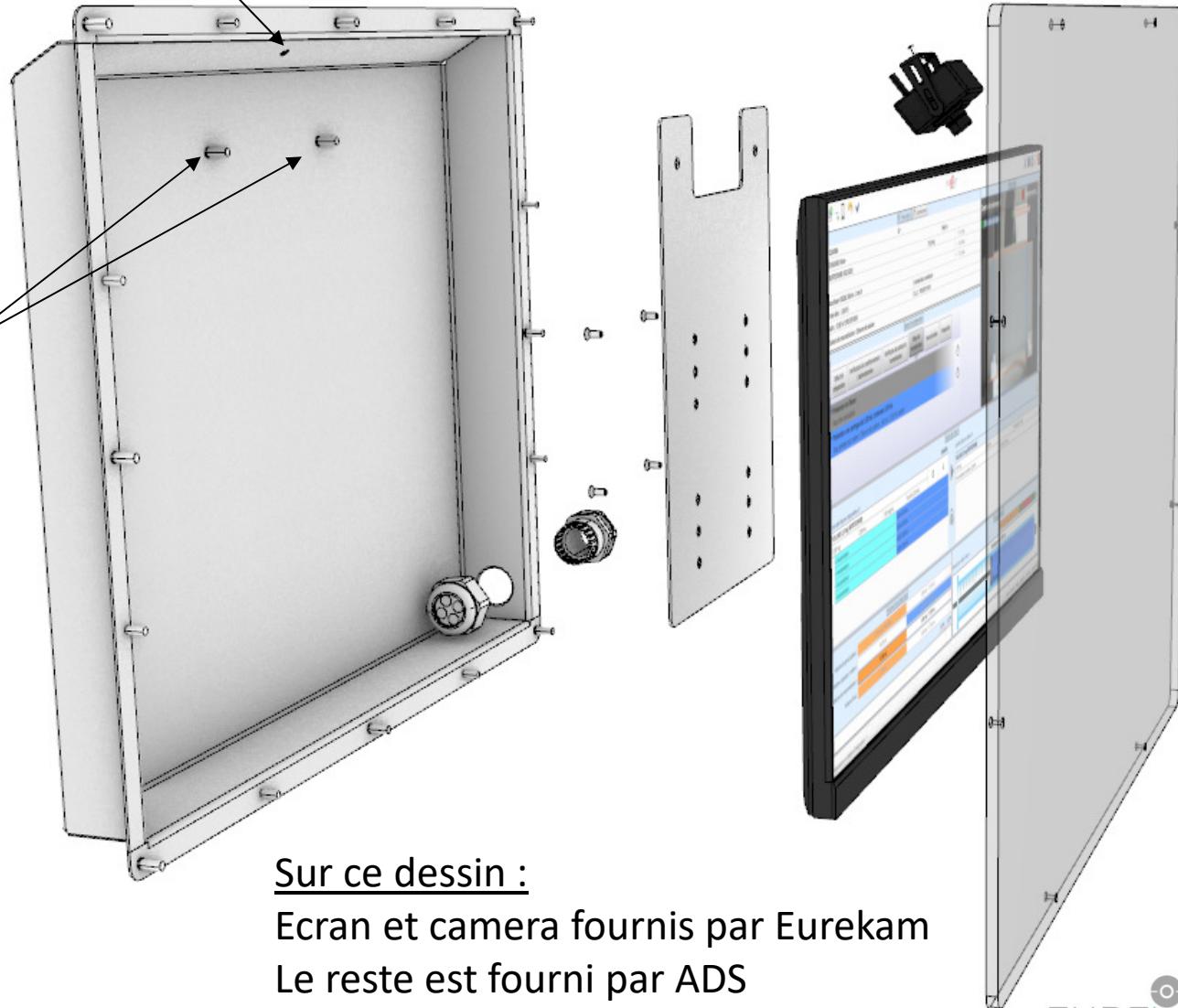

Sur ce dessin :
Ecran et camera fournis par Eurekam
Le reste est fourni par ADS


PRINCIPE NICHE ECRAN

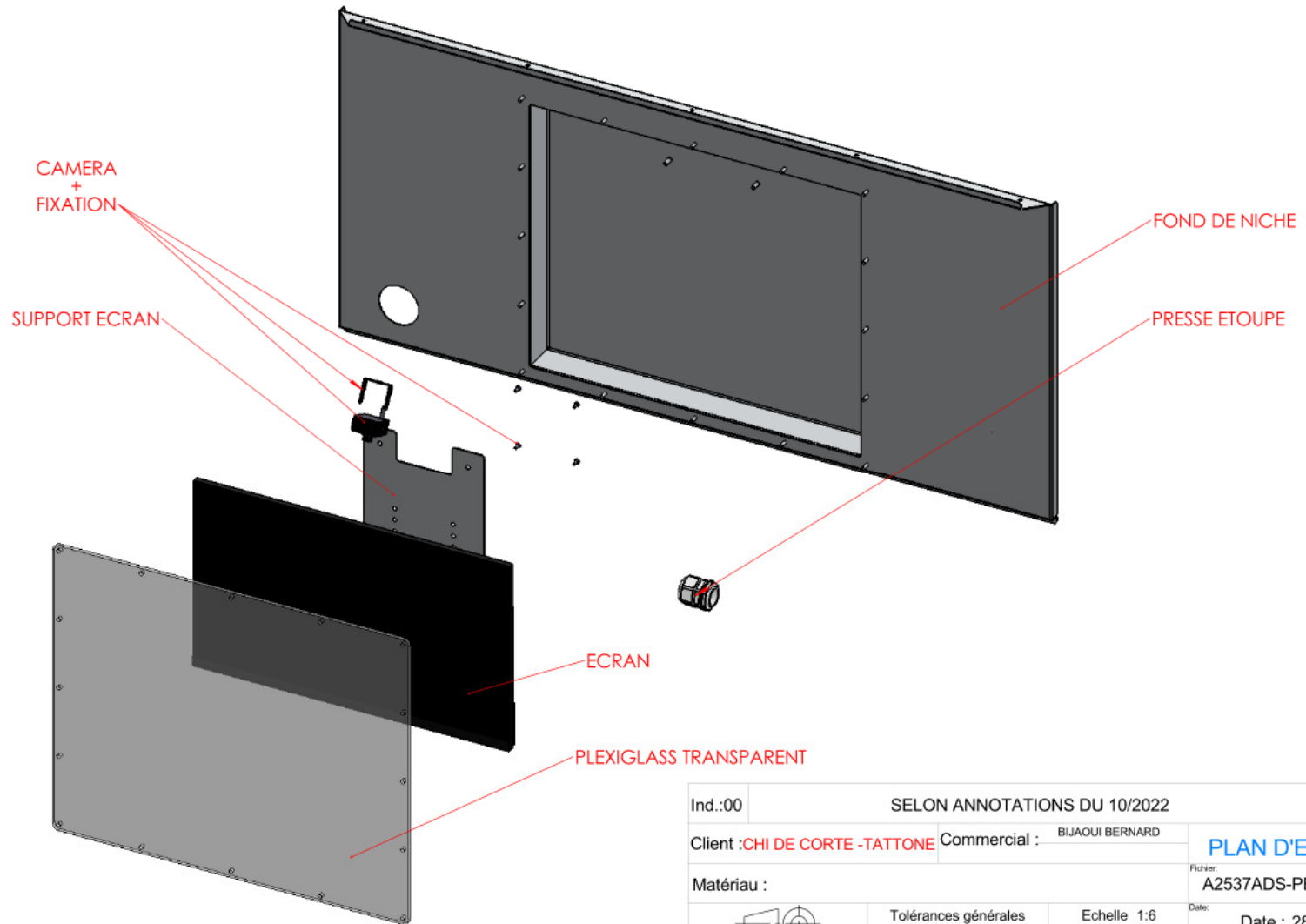

Ind.:00	SELON ANNOTATIONS DU 10/2022	LMO	EFI
		Dess.	Corr.
Client : CHI DE CORTE - TATTO	Commercial : BIJAQUI BERNARD	PLAN D'ENSEMBLE	
Matériau :		Fichier:	A2537ADS-PE_00-OF15450
		Date:	Date : 28/10/2022
	Tolérances générales ISO 2768-CL	Echelle 1:6 	
34 Rue Maurice de Broglie 93600 AULNAY SOUS BOIS TEL: 01 48 17 85 10 FAX: 01 48 17 85 17 E-mail: info@adslamnaire.com		INTE EUREKAM TECHNOLOGIES	

PRE CABLAGE REALISE PAR ADS LAMINAIRE

Attention, le presse étoupe doit bien être en bas et non en haut (erreur commise à Metz et Albi)

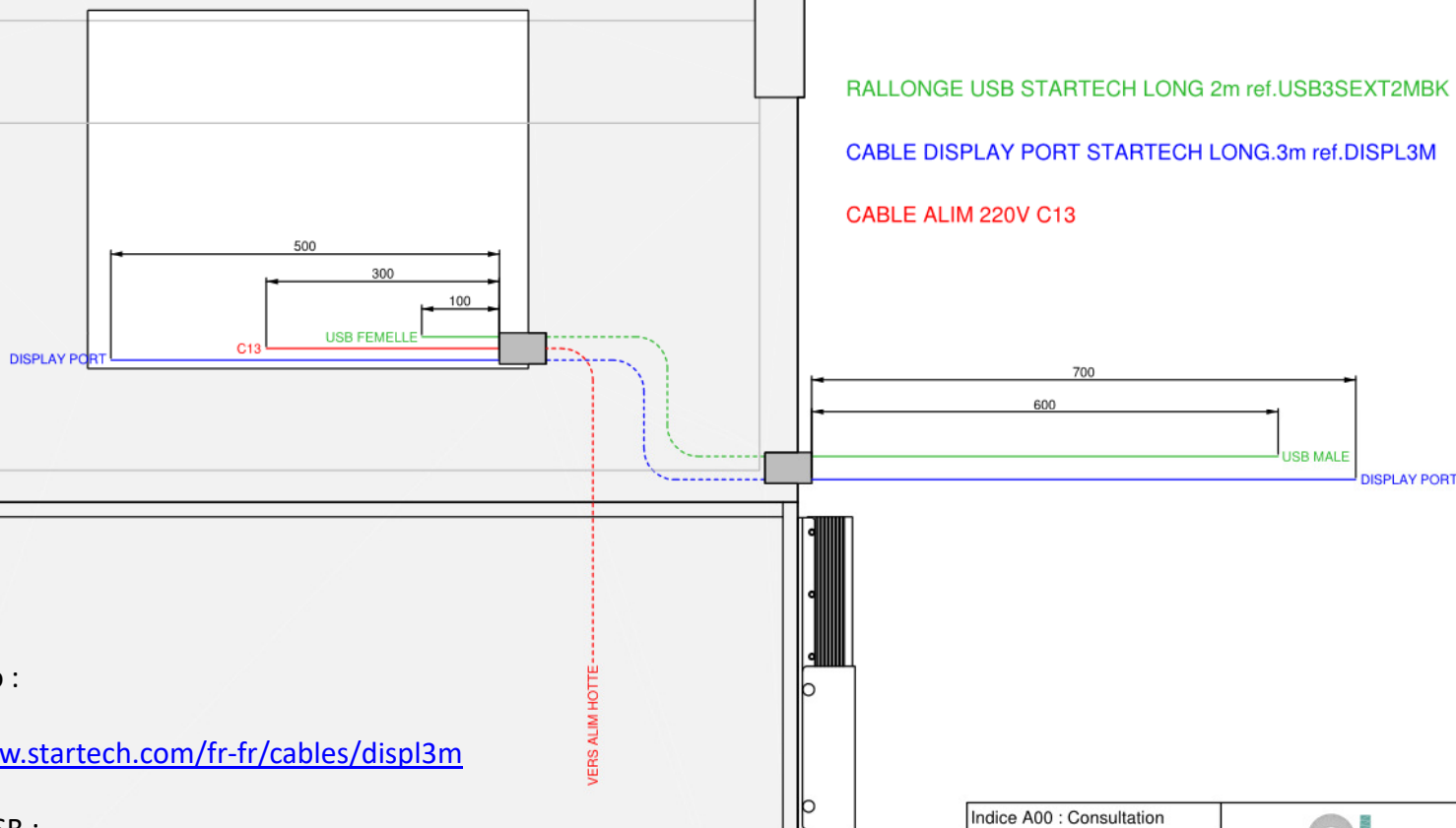

Câble vidéo :

DISPL3M

<https://www.startech.com/fr-fr/cables/displ3m>

Rallonge USB :

USB3SEXT2MBK

<https://www.startech.com/fr-fr/cables/usb3sext2mbk>

Indice A00 : Consultation

Dessinateur :

O.CONAN

Date :

08/12/2023

Format :

A4

Echelle :

1/8



EUREKAM - 4 rue Louis TARDY
17140 Lagord

PRE CÂBLAGE ADS

19

