

Conforme à la norme
NF X 15-211



MINIPURE

Hotte à recirculation, adsorption sur filtre charbon actif

Double protection

Opérateur et environnement

Complètement automatique

Régulation ECM et éclairage LED

Faible encombrement

800 mm hors-tout

Solutions de l'Ultra Propreté

Protéger le produit · Protéger l'utilisateur · Protéger l'environnement

■ DESTINATION

La sorbonne à recirculation de type **MINIPURE** est destinée à protéger **le manipulateur et son environnement proche** des produits volatils, nocifs ou malodorants, grâce à un système d'aspiration verticale sur **charbon actif**.

Complètement automatique, dotée d'un éclairage LED, elle convient à toutes les configurations de laboratoire.

■ CARACTÉRISTIQUES

- Régulation automatique ECM
- Affichage des vitesses de flux
- Ouverture totale de la face avant
- Volume de travail transparent
- Plan de travail en inox
- Éclairage LED
- Ergonomie — vision latérale et façade inclinée
- Adsorption sur charbon actif



■ UTILISATIONS

- Laboratoires de chimie
- Analyses médicales
- Pharmaceutique
- Agroalimentaire
- Enseignement
- Recherche

Contrôle par laboratoire indépendant

La MINIPURE fait l'objet d'un contrôle par un laboratoire indépendant, gage d'un niveau de performance vérifié par un tiers.

■ PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

L'air chargé est aspiré **verticalement** et traverse un filtre à **charbon actif** qui adsorbe les gaz et vapeurs. L'air ainsi épuré est rejeté dans le local.

Le recyclage est total : aucun raccordement vers l'extérieur n'est nécessaire, ni réseau de rejet, ni traversée de façade, ni compensation d'air neuf.

La régulation ECM compense le colmatage et maintient le débit constant.

■ LES TROIS PROTECTIONS

● Protection de l'environnement

Adsorption sur charbon actif

● Protection de l'opérateur

Aspiration verticale

■ PARTICULARITÉS

Même format que la MINISPACE

Avec 800 mm hors-tout et 510 mm de profondeur, la MINIPURE partage l'encombrement de la MINISPACE. Les deux enceintes peuvent voisiner sur une même paillasse.

Limite du charbon actif

Le charbon adsorbe, il ne détruit pas : sa capacité est finie. Il faut donc suivre la saturation et remplacer le filtre avant percement.

■ OPTIONS DISPONIBLES

Piètement

Charbon actif spécifique

Préfiltres

Prise de courant

Bac de rétention

■ DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES

Dimensions (mm)	MINIPURE
	utile / hors-tout
Largeur	780 / 800
Hauteur	650 / 935 — sur piètement : 1 766
Profondeur	500 / 510
Poids	50 kg
Filtration	Charbon actif — adsorption
Régulation	Automatique ECM, débit constant

Source : catalogue général ADS Laminaire 2025-2026.

Catalogue 2025-2026 — Document non contractuel. Nous nous réservons la possibilité de faire évoluer les caractéristiques de nos produits sans préavis.

■ DOCUMENTS REMIS À LA LIVRAISON

- Certificat de conformité
- Certificat de garantie
- Livret d'utilisation en français

Mise en service et maintenance assurées par le constructeur ADS Laminaire, sur l'ensemble du territoire français et européen.

■ NOTRE ENGAGEMENT

Conception, fabrication, laboratoire de contrôle et service après-vente réunis sur notre site d'Aulnay-sous-Bois.

Société certifiée **ISO 9001:2015** depuis 2008 et labellisée **NF 095** depuis 1997. Première entreprise française spécialisée dans le flux laminaire, depuis 1968.