



# MINIPURE

Hotte à recirculation, adsorption sur filtre charbon actif

## Double protection

Opérateur et environnement

## Complètement automatique

Régulation ECM et éclairage LED

## Faible encombrement

800 mm hors-tout

## Solutions de l'Ultra Propreté

Protéger le produit · Protéger l'utilisateur · Protéger l'environnement

## ■ DESTINATION

La sorbonne à recirculation de type **MINIPURE** est destinée à protéger **le manipulateur et son environnement proche** des produits volatils, nocifs ou malodorants, grâce à un système d'aspiration verticale sur **charbon actif**.

Complètement automatique, dotée d'un éclairage LED, elle convient à toutes les configurations de laboratoire.

## ■ CARACTÉRISTIQUES

- Régulation automatique ECM
- Affichage des vitesses de flux
- Ouverture totale de la face avant
- Volume de travail transparent
- Plan de travail en inox
- Éclairage LED
- Ergonomie — vision latérale et façade inclinée
- Adsorption sur charbon actif



## ■ UTILISATIONS

- Laboratoires de chimie
- Analyses médicales
- Pharmaceutique
- Agroalimentaire
- Enseignement
- Recherche

## ■ PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

L'air chargé est aspiré **verticalement** et traverse un filtre à **charbon actif** qui adsorbe les gaz et vapeurs. L'air ainsi épuré est rejeté dans le local.

Le recyclage est total : aucun raccordement vers l'extérieur n'est nécessaire, ni réseau de rejet, ni traversée de façade, ni compensation d'air neuf.

La régulation ECM compense le colmatage et maintient le débit constant.

## ■ LES TROIS PROTECTIONS

### ● Protection de l'environnement

Adsorption sur charbon actif

### ● Protection de l'opérateur

Aspiration verticale

## ■ PARTICULARITÉS

### Même format que la MINISPACE

Avec 800 mm hors-tout et 510 mm de profondeur, la MINIPURE partage l'encombrement de la MINISPACE. Les deux enceintes peuvent voisiner sur une même paillasse.

### Limite du charbon actif

Le charbon adsorbe, il ne détruit pas : sa capacité est finie. Il faut donc suivre la saturation et remplacer le filtre avant percement.

## ■ OPTIONS DISPONIBLES

Piètement

Charbon actif spécifique

Préfiltres

Prise de courant

Bac de rétention

Aspiration avec filtre HEPA H14

## ■ DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES

| Dimensions (mm) | MINIPURE                          |
|-----------------|-----------------------------------|
|                 | utile / hors-tout                 |
| Largeur         | 780 / 800                         |
| Hauteur         | 650 / 935 — sur piètement : 1 766 |
| Profondeur      | 500 / 510                         |
| Poids           | 50 kg                             |
| Filtration      | Charbon actif — adsorption        |
| Régulation      | Automatique ECM, débit constant   |

Source : catalogue général ADS Laminaire 2025-2026.

Catalogue 2025-2026 — Document non contractuel. Nous nous réservons la possibilité de faire évoluer les caractéristiques de nos produits sans préavis.

## ■ DOCUMENTS REMIS À LA LIVRAISON

- Certificat de conformité
- Certificat de garantie
- Livret d'utilisation en français

Mise en service et maintenance assurées par le constructeur ADS Laminaire, sur l'ensemble du territoire français et européen.

## ■ NOTRE ENGAGEMENT

Conception, fabrication, laboratoire de contrôle et service après-vente réunis sur notre site d'Aulnay-sous-Bois.

Société certifiée **ISO 9001:2015** depuis 2008 et labellisée **NF 095** depuis 1997. Première entreprise française spécialisée dans le flux laminaire, depuis 1968.